

Änderungshistorie diaLIMS Release 2024.5

Release-Zeitraum: 22.05.2024 – 25.06.2024

Anzahl gelisteter Änderungen: 9

SOPs und Verfahren

- | | | |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erweiterungen | #28861 | <ul style="list-style-type: none">Die Datei des Dokuments an einer <i>SOP</i> kann nun in den Reitern <i>SOPs</i> über eine Schaltfläche oder ein Doppelklick auf die Spalte "SOP→ Dokument" geöffnet werden.Zu einer <i>Analyse/Method</i>e kann nun bei Bedarf (schaltbar) das Dokument der zugeordneten <i>SOP</i> statt der Analysevorschrift geöffnet werden. (v24r5) |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dokumente

- | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erweiterungen | #29004 | <ul style="list-style-type: none">An <i>Dokumenten</i> können nun <i>Aktivitäten</i> gepflegt werden.An <i>Dokumenten</i> kann nun anhand von zugeordneten <i>Aktivitäten</i> bei der Fertigstellung ein Freigabeprotokoll erstellt werden.Es steht ein neuer vordefinierter Makro-Aufruf zur Verfügung, mit dem geprüft werden kann, ob an einem Datensatz alle Aktivitäten fertiggestellt sind. |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Behoben: Beim Löschen von modifizierten Datensätzen wurde u. U. eine Speichern-Nachfrage eingeblendet.

Framework/API: Code-Snippets können nun für vordefinierte Makro-Aufrufe vorgegeben werden. (v24r5)

Berichte

- | | | |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehlerbehebungen | #29725 | <p><u>Behoben:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Bilder wurden u. U. in 10-facher Größe in Berichte eingefügt.Bilder konnten nicht dynamisch in die Fußzeile von Word-Berichten eingefügt werden. (v24r5) |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rezepturen

- | | | |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erweiterungen | #30322 | Formeln an <i>Rezeptureigenschaften</i> können nun bei jeder Änderung von <i>Rezepturbestandteilen</i> automatisch berechnet werden. |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Behoben: Das Produkt eines *Rezepturbestandteils* konnte nicht geändert werden, solange Varianten für die Basisrezeptur existiert haben. (v24r5)

- | | | |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehlerbehebungen | #30287 | <u>Optimiert:</u> Das Verschieben von Rezepturbestandteilen wurde beschleunigt. (v24r5) |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Messserien

- | | | |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehlerbehebungen | #30493 | <p><u>Optimiert:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Das Verschieben von Proben zwischen Mess-Tray-Positionen wurde beschleunigt.Die Speichervorgänge wurden optimiert, sodass nun Änderungen noch schneller gespeichert werden können. |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Behoben: Probenergebnisse konnten nicht parallel eingegeben werden, ohne die Probe neuzuladen, wenn der Probe eine Messserie zugeordnet war. (v24r5)

Makros

- | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erweiterungen | #30497 | An Makros kann nun ein <i>Kontext</i> für die Verwendung gepflegt werden. (Ersetzt den Schalter <i>Modulmakro</i>) (v24r5) |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Allgemeine Funktionen

Erweiterungen	#30611	<p><u>Behoben:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Produkt-Analyse-Zuordnungen</i> konnten nicht mit Audit-Trail protokolliert werden.• <i>Prüfberichte</i> konnten in dem gleichnamigen Modul nicht immer gespeichert werden.• Beim ersten Speichern von Änderungen in einem Modul wurde u. U. ein irreführender Hinweis angezeigt.• Beim Einfügen von formatierten Inhalten aus der Zwischenablage wurden diese nicht immer korrekt umgewandelt. Es wurden u. U. keine Tabulator-Zeichen eingefügt.• Beim Einfügen von formatierten Inhalten in eine Tabellenzelle wurde die Formatierung u. U. nicht übernommen.• Beim Kopieren aus einer Tabellenzelle oder Tabellenzeile wurden falsch formatierte Inhalte in die Zwischenablage abgelegt.• Die Felder auf folgenden Seiten wurden z. T. nur dann gespeichert, wenn die Schaltfläche "Übernehmen" betätigt wurde:<ul style="list-style-type: none">- <i>Optionen</i>→<i>Module</i>→<i>Analysen/Methoden</i>→<i>Eigenschaftengrenzwerte</i>- <i>Optionen</i>→<i>Module</i>→<i>Proben</i>→<i>Grenzwerte</i>- <i>Optionen</i>→<i>Module</i>→<i>Proben</i>→<i>Korrekturfaktoren</i> <p>Diese Schaltfläche wurde nun entfernt, die Änderungen können direkt über die Schaltfläche "Speichern" gespeichert werden. (v24r5)</p>
----------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prüfberichte

Fehlerbehebungen	#30642	<p><u>Behoben:</u> Mehrere Prüfberichte konnten nicht in einem Rutsch signiert werden, wenn die Signaturdatei direkt an dem Benutzer hinterlegt wurde. (v24r5)</p>
-------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------